

Air-Dryable™可风干qPCR预混液

产品处理指南

运输：干冰/蓝冰

货号：MDX082

批号：见瓶身

浓度：4x

储存温度：-20°C



储存和稳定性：

Air-Dryable™可风干qPCR预混液采用干冰/蓝冰运输。到货后储存于-20°C下，以获得最佳稳定性。应避免反复冻融循环。运输过程中解冻不影响产品性能。每次解冻后应混合/平衡溶液以避免分相。

有效期：

在外包装盒标签上的有效期内，在推荐条件下储存并正确处理时，试剂盒可保持完整活性。

安全预防措施：

处理试剂前请阅读并理解SDS（安全数据表）。首次发货时提供SDS的纸质版文件，此后可应要求提供。

质检：

Meridian遵守ISO 13485质量管理体系运行。Air-Dryable™可风干qPCR预混液及其组分在活性、持续合成能力、效率、热激活、灵敏度、无核酸酶污染和无核酸污染等方面均经过广泛测试。

注：

仅供科研或进一步生产使用。

产品描述

Air-Dryable™可风干qPCR预混液是一种无甘油qPCR预混液，含有Taq聚合酶、反应缓冲液、dNTP、MgCl₂和风干赋形剂。为了生产室温风干qPCR试剂，需要在可风干qPCR预混液中加入特异性检测引物和探针，可继续进行风干。

产品组分

表 1

组分
Air-Dryable™可风干qPCR预混液，4x

使用指南

预混液制备

表2列出了可风干qPCR预混液和用于风干的引物-探针预混液的推荐试剂体积。体积以每20 µL最终复溶反应试剂中的体积表示。

表 2

试剂	体积
Air-Dryable™可风干qPCR预混液，4x	5 µL
引物-探针预混液，20x	1 µL

分装到反应容器中，立即转移到对流烘箱中，运行适当的干燥循环。

为了在环境温度下长期储存，应将烘箱中风干的产品与二氧化硅干燥剂一起包装在热封袋中。

测定设置

用20 µL含模板溶液对风干qPCR预混液进行复溶，涡旋并运行qPCR。

表3中的qPCR条件适用于长达200 bp的扩增子。这些循环参数在多个平台上与可风干qPCR预混液兼容，但也可根据不同的检测试剂盒和仪器特定方案进行更改。

表 3

步骤	温度	时间	循环
聚合酶激活	95°C	2 min	1
变性	95°C	5 s	45
退火/延伸	60°C	20 s	

技术支持

如有任何技术问题，请发送电子邮件联系我们的技术支持团队：
mbi.tech@meridianlifescience.com。